

Occhio 500 nanos

Código: OCCHIO-500-NANO

Marca: Occhio

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

500 Nano 500 Nano Tecnología de análisis de imágenes para aplicaciones secas: caracterización del tamaño y forma de las partículas. Dispositivo de dispersión al vacío integrado. Estándares ISO y garantía de calidad: Occhio es una empresa certificada ISO 9001:2015. Este instrumento y su software respectivamente han sido certificados ISO 13322-1 e ISO 9276-6. Descripción general del instrumento Instrumento compacto con ordenador y dispositivo de dispersión de partículas integrado. La muestra se dispersa en una placa de vidrio redonda y se analiza directamente después de la dispersión. 500nano ofrece dos modos de escaneo: • análisis del diámetro de la placa de vidrio, de borde a borde, con control continuo de enfoque automático, análisis rápido y preciso • Mapeo punto a punto, el usuario puede establecer un número definido de imágenes en la placa de vidrio de acuerdo con el aumento de lente seleccionado. 500nano también incluye un procedimiento de calibración automática, con diapositiva de calibración integrada, enfoque automático y lente de zoom telecéntrico con cinco posiciones de aumento. Alta resolución 'HR' La resolución de imagen es uno de los aspectos clave de los instrumentos basados en análisis de imágenes. El 500 Nano viene equipado con un sensor de ultra alta resolución. Este sensor le ofrece imágenes más nítidas con solo una pequeña calibración óptica. Con Occhio 500nano puede medir: Tamaño de partícula Forma de partícula Transparencia de partícula Software relacionado Los datos e imágenes de cada partícula se almacenan en una base de datos binaria de Occhio. El instrumento está controlado por el software Callisto, que controla todo el análisis: "SOP", estadísticas, informes y almacenamiento de datos. Características principales Rango de tamaño de partícula 0,4 µm a 2000 µm (opción HR de 0,2 a 2000 µm) Dispersión de muestras Dispositivo de dispersión de vacío integrado Diámetro de la placa de vidrio 96 mm ¿Quiere recibir más información? ¡Contáctanos! ¡Contáctanos!

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)