

Viscosity Dip Mug NOVOTEST VMS

Código: VMS**Marca:** Novotest[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La taza de inmersión de viscosidad se utiliza para determinar la viscosidad por convección de la dispersión gruesa de homopolímeros de acetato de polivinilo.

El dispositivo es un recipiente cilíndrico de latón con asa y tres orificios, dos de ellos ubicados en la pared lateral del cilindro (mediante orificios laterales manuales), y el tercero, en el centro de la base (orificio de base).

La viscosidad convencional utilizando una taza de viscosidad estándar se determina a $(20 \pm 2)^\circ \text{C}$. La dispersión debe mezclarse bien y verterse en una taza llena. Luego levántelo y observe el nivel de dispersión. Cuando el nivel de dispersión en la taza de viscosidad disminuye y se abre el orificio lateral superior – ponga en marcha el cronómetro. El cronómetro se detendrá en el momento en que la dispersión llegue al nivel del orificio lateral inferior. El índice de viscosidad está definido por el tiempo (en segundos) que tarda la dispersión en bajar el nivel desde el orificio lateral superior al orificio lateral inferior. El resultado de la prueba es el valor promedio de tres pruebas paralelas (la discrepancia entre ellas no debe exceder el 10%).

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Simplicidad de diseño
- Variaciones de tamaños de orificios según las normas.

Especificaciones

El diámetro interior del dispositivo, mm.	69,8 ± 0,2
La altura interna del cilindro, mm.	80
Diámetro de los orificios laterales, mm	4,2
El diámetro del orificio de la base, mm.	9,5 ± 0,2
Una distancia a lo largo de la superficie interior del cilindro desde la base hasta:	25,4 ± 0,2
· orificio lateral inferior, mm	57,1 ± 0,2
· orificio lateral superior, mm	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones: • diámetro, no más, mm • altura de la unidad (con asa), no más, mm	• 72 • 150
Peso, kilogramos	0,25

Opciones disponibles

Si el usuario necesita una taza de inmersión de viscosidad que corresponda a otros estándares, comuníquese con nosotros antes de realizar el pedido para aclarar el estándar y los tamaños de los orificios.

Paquete estándar

- Taza de viscosidad
- manual de instrucciones
- Paquete

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Viscosity Dip Mug NOVOTEST
El diametro interior del dispositivo, mm.	69; 8 ± 0; 2
La altura interna del cilindro, mm.	80
Diametro de los orificios laterales, mm	4; 2
El diametro del orificio de la base, mm.	9; 5 + 0; 2
Una distancia a lo largo de la superficie interior del cilindro desde la base hasta: · orificio lateral inferior, mm · orificio lateral superior, mm	25; 4 ± 0; 2 57; 1 ± 0; 2
Dimensiones: diametro, no mas, mm altura del mueble (con asa), no mas, mm	72 150
Peso, kilogramos	0; 25

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)